



# シールアプリーケーターを使った、プレートシールの貼り方


シールアプリーケーターをお使い頂く事により、プレートへのシーリングがより確実になります。弊社が推奨しているシーリング方法をご紹介します。

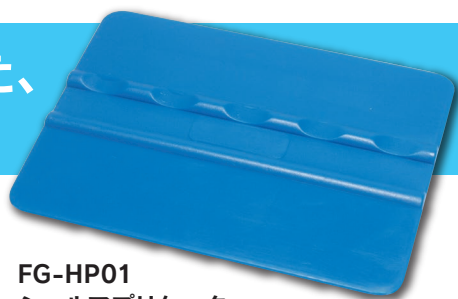


**FG-HP01**  
シールアプリーケーター  
材質：ウレタンゴム（オートクレーブ不可）

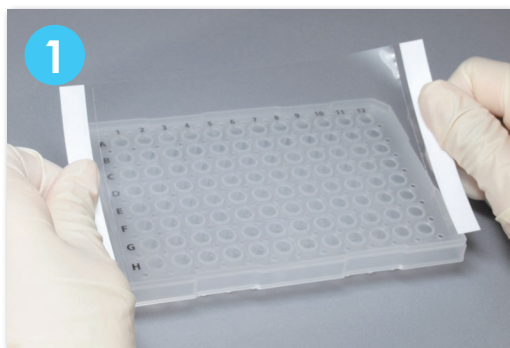


シールの耳の部分を残してプレートに貼ります。

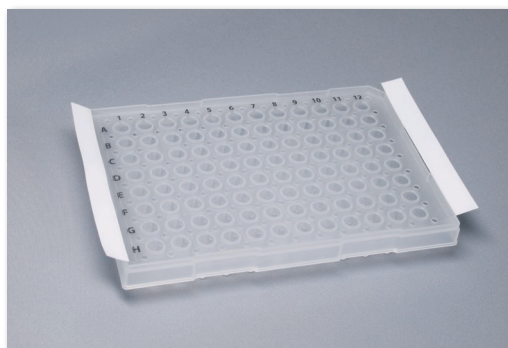

アプリーケーターの短い部分を使って、まずは全体を圧着します。

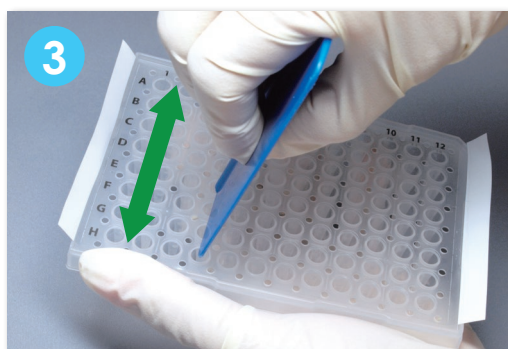

アプリーケーターの短い部分を使い、前後に押し引きしながら一列一列、ウェル間にシールを圧着します。

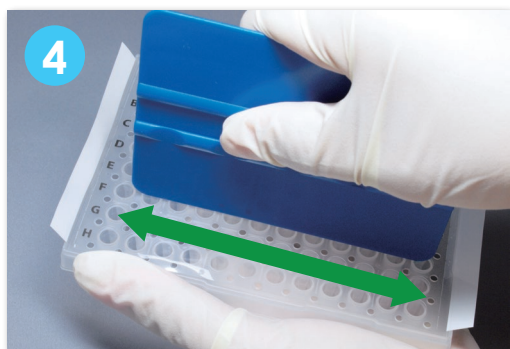

アプリーケーターの長い部分を使い、前後に押し引きしながら一列一列、丁寧にウェル間にシールを圧着します。



最後にプレートのふちの部分のアプリーケーターで押さえ、シールの耳の部分を剥がしたら完了です。