

LifeECO (PCR装置) を 安全により長くお使い頂くために

※機器を使用する際の注意事項・設置条件などを、事前にオリジナルの英文マニュアルで必ずご確認ください。

～安全にお使い頂くために～

タコ足配線*をせずに、直接コンセントに接続ください。

- ➡ タコ足配線*で電源供給すると、他機器の影響で供給電力が低下する場合があります。その際に、本装置が供給電力の低下を検知してエラーとなり停止する場合があります。

PCR装置の電源はアース接続をお願いしております。

- ➡ 装置への電氣的な負担を極力防ぐためです。

シングルチューブや8連、12連チューブを数本で使う場合は、ブロックの4つ角にダミーチューブを入れてください。

- ➡ ホットリッドの故障を防ぐため、真上から均等に圧が掛かるようにするためです。

～より長くお使い頂くために～

LifeECOの横に物を置く際は十分な間隔 (50cm以上) を空けてください。

- ➡ 間隔を空けずに置くと熱が装置内に籠ってしまい冷却に時間が掛かってしまいます。ペルチェへの負荷を極力防ぐためです。

ラン終了後など、保存の温度は4℃でなく10℃にすることをお勧めします。

- ➡ 温度の加温、冷却をしているペルチェへの負荷を極力防ぐためです。また、PCR装置の結露を極力防ぐためです。

PCR終了後、フタを開ける際はリッドダイヤルを緩めてから開けてください。

- ➡ フタのパネ部分が故障してしまうことがあります。

PCR終了後は、冷却ファンが穏やかになってから、電源を切ってください。

- ➡ ブロックの熱を放熱する為です。また、PCR装置の結露を極力防ぐためです。

PCR終了後はホットリッドやブロックが室温に戻るまでフタを開けておいてください。

- ➡ ブロックの熱を放熱する為です。また、PCR装置の結露を極力防ぐためです。

*テーブルタップなどを用いてひとつのコンセントに電気機器が接続された状態

 **Bioer
Technology**



LifeECO

お問い合わせは下記までご連絡ください。

 **日本ジェネティクス株式会社**  <http://www.n-genetics.com>  info@genetics-n.co.jp
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階  TEL 03 (3813) 0961  FAX 03 (3813) 0962

本製品はライフサイエンス分野における研究での使用を目的としています。仕様は2019年7月現在のものです。製品は改良のため予告なく変更する場合があります。

M0004