

取扱説明書

FastGene™プレート遠心機

【梱包内容】

- ・本体 1台
- ・電源コード 1本
- ・プレート用アダプター 2個
- ・0.2 mLチューブ用アダプター 2個

【保証】

この遠心機は徹底した検査と品質管理を経ております。

万が一、製造上の不備があった場合でも、遠心機本体とローターに対しては1年間保証が適用されます。

ただし、誤使用、基準外スペアパーツもしくはアクセサリーの使用、本体またはローターの不正な改造を行った場合には保証は適用されません。

また、遠心機が下記の条件下にある場合、保証は適用されません。

- ⚠ **注意** ・正しく設置されていない。 この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。
- ⚠ **警告** ・部分的に分解されている。 この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- ⚠ **危険** ・揮発性の気体中に置かれている。 この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

【特長】

FastGeneプレート遠心機は、プレートまたはチューブをスピンドウする小型卓上遠心機です。

- ・タイマー機能は1秒～10分まで設定可能
- ・クイックスピンもしくはタイマー設定での2オペレーションでお使い頂けます

【使用方法】

1. **タイマー設定** 【SET】 ボタンを3秒間押ししてください。
ディスプレイが点滅しますので、【SET】 もしくは【Run/Stop】 ボタンを押してタイマー設定を行ってください。
【SET】 数字を増やす。【RUN/STOP】 数字を減らす。5秒後にタイマーがセットされます。
2. **遠心スタート** 【RUN/STOP】 ボタンを押すと遠心がスタートします。
タイマー設定された時間が経過すると、自動的に遠心は止まります。
3. **クイックスピン** タイマー設定が[00]の時に【RUN/STOP】 ボタンを押すと遠心がスタートしボタンを離すと遠心は止まります。

【消耗品の設置方法】



1. フルスカートプレート
(アダプター不要)



2. ELISAプレート
(アダプター不要)




3. セミスカート/ノンスカート
プレート (要専用アダプター)




4. 0.2ml PCRチューブ/8連PCR
チューブ (要専用アダプター)

【機能図】

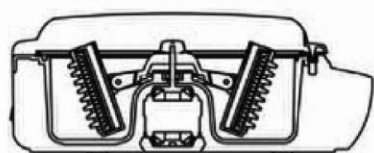

<遠心前>

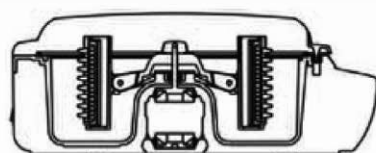

<遠心中>

【製品仕様】

回転数	2,200 rpm
遠心加速度	480×g
タイマー	1 sec-10 min
本体寸法	290×360×140 mm (W×D×H)
重量	3.6 kg
電源	AC 100-120V, 50-60Hz