

貴重な培養細胞を長期間凍結保存する
血清不含細胞凍結保存液

バンバンカー® Direct
使用説明書


細胞を遠心分離することなく、本品をそのまま培養液に加えて細胞を懸濁後、即ディープフリーザー(-80℃)で保存できる新しいタイプの保存液です。お客様からのご要望に応え、面倒な凍結のための前処理を必要としないように改良致しました。この進化した細胞凍結保存液は、作業効率を最大限にし、効果的な研究を可能にします

【特長】


- ◆ 面倒な凍結のための前処理が不要です。
(細胞を遠心分離することなく、培養液に加えるだけ)
- ◆ 保存液の調製が不要です。希釈せず使用できます。
- ◆ プログラムフリーザーが不要です。
- ◆ 凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で急速かつ長期間凍結保存ができます。
- ◆ 血清を含みません。

【操作法】


＜浮遊細胞の凍結操作法＞

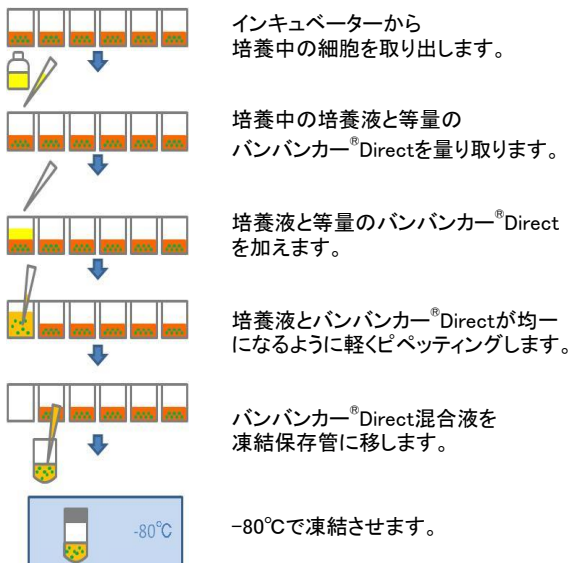

＜付着細胞の凍結操作法＞

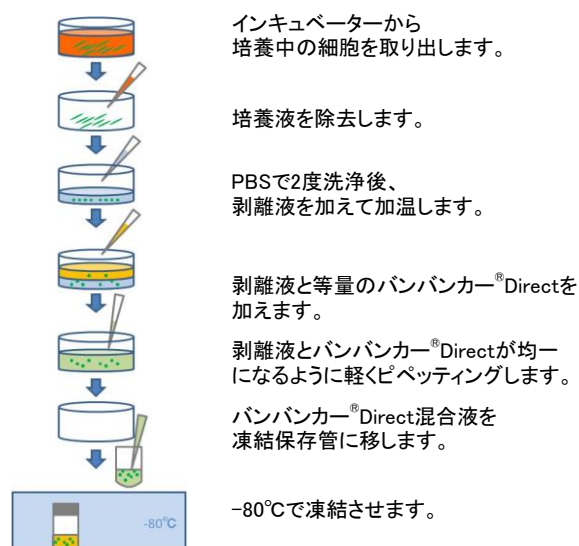

＜解冻操作法＞

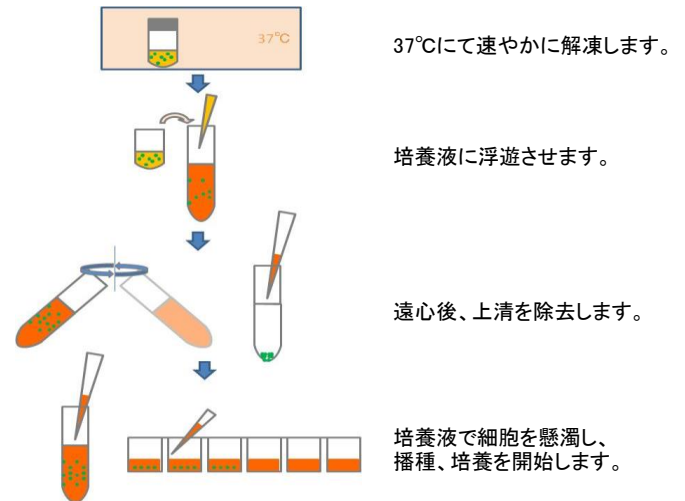

【キット内容】

製品番号	仕様	包装単位	貯法	有効期間
CS-06-001	DMSO含有 血清不含	20mL	冷暗所保存 (2~10℃)	製造後2年

【無菌検査】

エンドキシン：比色法
マイコプラズマ：培養法
真菌、細菌：カンテン平板表面塗抹法

【使用例】

OKT4(マウスハイブリドーマ)、HEK293(ヒト胎児腎細胞株)、HEK293T(ヒト胎児腎細胞株)、HeLa(ヒト子宮頸がん細胞株)、K562(ヒト慢性骨髄性白血病細胞株)、C2C12(マウス骨格筋細胞株)、PC12(ラット副腎髄質腫細胞株)

【注意】

- ◆ 人体には使用できません。
- ◆ 研究用以外の目的で使用しないでください。
- ◆ ウシ血清由来の化合物を含みます。
- ◆ ご使用前に、目的の細胞で確認試験を行なってください。
- ◆ 当社は、本製品の使用に起因する事故や損害についての責任を負いかねます。
- ◆ 使用に際しご不明な点はお問い合わせください。

販売元：日本ジェネティクス株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18F
TEL.03-3813-0961 FAX.03-3813-0962
E-mail:info@genetics-n.co.jp
http://www.n-genetics.com

製造元：株式会社GCリンフォテック

〒135-0041 東京都江東区冬木18-4
TEL.03-3630-2530 FAX.03-3630-2531
E-mail:info@lymphotec.co.jp
http://www.lymphotec.co.jp