


マニュアル ver.1.0

# FAS-Digi PRO

(ファス・デジ・プロ)

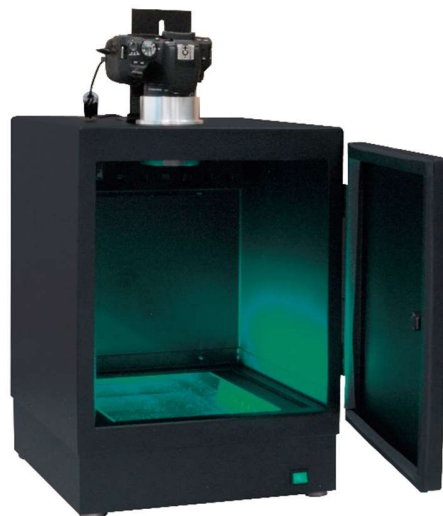

日本ジェネティクス株式会社  
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18F  
<https://www.n-genetics.com/>

Tel.: 03-3813-0961  
Fax: 03-3813-0962

[info@genetics-n.co.jp](mailto:info@genetics-n.co.jp)

# Content

1. 一般情報.....	4
1.1. 安全情報.....	4
1.2. 保証.....	4
1.3. 規制上の告知.....	4
1.4. 重要な告知.....	4
2. 仕様.....	5
2.1. カメラ.....	5
2.2. レンズ.....	5
2.3. 制御.....	5
2.4. ダークボックス.....	5
2.5. イルミネーター.....	5
2.6. 本体.....	6
2.7. PC 環境.....	6
3. 各部名称.....	7
4. 専用ソフトウェア - Nippon Genetics Camera Studio のインストール.....	8
5. 操作方法の概略.....	9
6. FastGene™ FAS-Digi PRO ソフトウェアの操作方法.....	11
6.1. ログイン方法.....	11
6.2. メインメニューの操作方法.....	12
7. オレンジフィルターの使用方法.....	18
8. Midori Green Amber Filter (カメラフィルター) の脱着.....	20
9. オプション：白色 LED.....	20
10. カメラの Wi-Fi 接続方法.....	21
10.1. Wi-Fi 接続の準備.....	21
10.2.1. スマートフォンで Wi-Fi 接続をする場合.....	23

10.2.2 カメラとパソコンを直接 Wi-Fi 接続する場合.....	26
1 1 .故障かな?と思ったときは.....	32
1 2 .付属アクセサリとオプション (別売り) .....	34
1 3 .連絡先.....	34

# 1. 一般情報

## 1.1. 安全情報

以下の注意事項をよく読んで、FastGene™ FAS-Digi PRO イメージングシステムを適切にご使用ください。

- FastGene™ Blue/Green LED トランスイルミネーターを使用しても、通常は、UV のような皮膚への影響や試料はありません。ただし、人の裸眼が青色スペクトルの光を長時間受けると、網膜疾患になる可能性が増加する恐れがあります。点灯している LED イルミネーターを裸眼で直視しないでください。必ずゴーグルやフィルターなどの保護器具をご使用下さい。
- 直接素手での作業は、ご使用状況により危険を伴う場合があります。安全対策として、必ず手袋をご着用下さい。

## 1.3. 規制上の告知

**重要：** 本機器は、安全基準と EMC 規制に適合した設計と認証により製造されています。

取扱説明書に従って操作する場合、安全に使用できます。

また、本機器のいかなる改修も改造も禁止させていただきます。

本機器を改造した場合、以下のとおりとなります。

- メーカー保証が無効になります。
- 安全性と EMC 認証が無効になります。
- 安全を脅かす危険が生じる可能性があります。

本機器の用途以外での使用により、又は、日本ジェネティクス株式会社又は認定代理店以外の者が実施した本機器の改修により生じた傷害又は損害に対して責任を負いません。

## 1.2. 保証

本機器を、取扱説明書に沿った適切なご使用方法で使用された際に発生した、破損及び製造上の不具合につきましては、購入日より1年間、保証いたします。

ただし、下記の不具合は保証の対象外といたします。

- 不適切な操作によって生じた不具合。
- 日本ジェネティクス株式会社又は認定代理店以外の者が実施した修理又は改修。
- 代替部品の代用によって生じた損傷。
- 日本ジェネティクス株式会社以外の者が提供した備品又は予備部品の使用による不具合。
- 事故又は誤用によって生じた損傷。
- 災害によって生じた損傷。
- 不適切な溶媒又は試料によって生じた腐食。

修理サービスについてお問合せ又はご要望がありましたら、日本ジェネティクス株式会社又はお近くの販売店にご連絡ください。その際、お客様の使用機器のモデルと製造番号に関する情報をお知らせください。

## 1.4. 重要な告知

FastGene™ Blue/Green LED トランスイルミネーターと FastGene™ FAS-Digi PRO イメージングシステムを設置する前に、インストラクションガイドをよくお読みください。

- 本機器は研究用途です
- ゲル撮影を目的とした機器です。
- ラボでの実験をについて熟知した研究者向けです。または、適切な指導者のもとでご使用下さい。
- ゴーグルやフィルターなどの保護器具を装着してご使用ください

## 2.仕様

### 2.1.カメラ

カメラ型式	Canon 200D（日本名称：EOS Kiss X9） 24M ピクセル（解像度：6,000 × 4,000）、APS-C センサーと DIGIC 8 プロセッサーを搭載、WiFi 対応
イメージセンサー	APS-C サイズの CMOS センサー
解像度／画像サイズ	6,000 × 4,000 ピクセル
ビット出力形式	8 ビット
露出時間	0.00025～30 秒
フィルター	Midori Green オレンジフィルター

### 2.2.レンズ

レンズ型式	EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM
-------	---------------------------

### 2.3.制御

制御ソフトウェア	Nippon Genetics Camera Studio
保存画像ファイル形式	TIFF 形式、JPEG 形式
インターフェース	三菱サーマルプリンターP95D をサポート

### 2.4.ダークボックス

前面扉	前面扉、180° 開閉可
電源	背面 1 か所：トランスイルミネーターとカメラに給電

### 2.5.イルミネーター

Blue/Green 光源	470 nm - 520 nm
照射エリア	26 × 21 cm
セーフティ機能	30 分以上の連続点灯では、セーフティ機能が働き自動で電源が切れます。また断続的に点灯した場合でも、LED が点灯により熱くなるとセーフティ機能が作動します。その場合は、時間をおいていただき、LED が冷却されると再度、点灯が可能となります。 注：セーフティ機能が働いている間は、点灯を行うことができません。

## 2.6.本体

材質	アルミニウム
電圧	AC 100-240V (50/60Hz)
寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	52 × 33.5 × 32.5 cm
重量	14 kg


## 2.7. PC 環境

ソフトウェア の推奨 OS	Windows10
---------------	-----------



### 3.各部名称

本体のセットアップの方法は、別紙「Installation Guide」をご確認下さい。

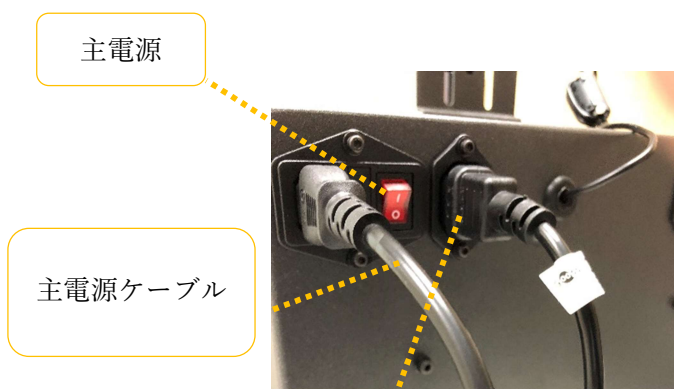

ケーブル：  
ダークボックスから  
Blue/Green LED XL トランスイルミネーターへ



IEC 60320 C14 型

## 4.専用ソフトウェア- Nippon Genetics Camera Studio のインストール

(1) 付属の USB メモリを PC と接続してください

(2) USB メモリの中に、『NGCS』のフォルダが入っています。フォルダごと PC にコピーをしてください

名前	更新日時	種類	サイズ
NGCS	2018/08/28 17:29	ファイルフォルダ	
NipponGeneticsCameraStudio - Verknüpfung	2018/08/30 11:51	ショートカット	3 KB

(3) フォルダの中は以下のようになっています。

名前	更新日時	種類
dcraw	2018/08/27 23:58	アプリケーション
EDSDK.dll	2018/08/27 23:58	アプリケーション拡張
EDSDKLib.dll	2018/08/27 23:58	アプリケーション拡張
EdsImage.dll	2018/08/27 23:58	アプリケーション拡張
license	2018/08/27 23:58	Firefox HTML Document
<input checked="" type="checkbox"/> NipponGeneticsCameraStudio	2018/08/28 12:51	アプリケーション
NipponGeneticsCameraStudio.exe.config	2018/08/27 23:58	CONFIG ファイル
NipponGeneticsCameraStudio.pdb	2018/08/28 12:51	PDB ファイル
NipponGeneticsUI.dll	2018/08/27 23:58	アプリケーション拡張

製品をセットアップ後（PC と本体を USB ケーブルで接続後）

Nippon Genetics Camera Studio を開いていただくとソフトウェアが立ち上がります。



## 5.操作方法の概略

- (1) **必ずカメラ、イルミネーターの電源が OFF になっていることを確認します。**
- (2) 本体の主電源を ON にします。
- (3) PC の電源を ON にします。
- (4) カメラの電源を ON にします。
- (5) ソフトウェア (Nippon Genetics Camera Studio) を起動します。
- (6) イルミネーターは必要に応じて、電源の ON,OFF をしてください。

注意：イルミネーターは長時間つけた状態を維持すると、セーフティ機能により一時的に LED が点灯しなくなることがあります。

その場合は、一度電源を落とし、暫くしてから電源を入れるようにしてください。

※(3)、(4)の順番は入れ替えても、接続に問題はございません。

## 撮影方法

- (1) ダークボックスのドアを開き、バンドの確認または撮影を行うゲルを入れます。
- (2) ゲルの撮影位置を調整します。  
この時、ゲルの位置が見にくい場合は、イルミネーターの電源を入れて調整してもかまいません。また、Show grid のチェックボックスに  を入れることでグリッド線を表示できます。

**注意：点灯している LED の光を直視しないようにご注意ください。**

- (3) 撮影するゲルの大まかな明るさを決めます。

〈明るさを調整する方法の一例〉

まずは、Aperture (絞り数値) を f 5.6、

Sensitivity (ISO 感度) を ISO 100 に固定してください。

Exp. Time (シャッター速度：露出時間) にて明るさを調整します。また、Image Settings 欄の Black/White のチェックボックスに  を入れることで、カラーからモノクロにすることができます。

- (4) フォーカスの調整

『-』と『+』を押すことで、フォーカスが調整できます。

また、マウスホイール付きのマウスをご使用中の方は、

ライブビュー画面上でマウスホイールを操作することで、ピントを変えることも可能です。

選択する数字でピントの調節幅が変わります。

顕微鏡の粗動ハンドル、微動ハンドルのように、ご使用下さい。

〔微動〕 1 < 2 < 3 〔粗動〕

#### (5) ライブビュー画面の拡大（ズーム）

本資料、14 ページ「⑫ ライブビュー画面の拡大（ズーム）」の項をご確認下さい。

ライブビュー画面上でドラッグすると、選択した範囲をズームできます。

前述のフォーカスの調整によるピントの確認や、ゲルの特定の箇所のみを切り出して、撮影を行うのに使用できます。

ズームした状態はライブビュー画面をクリックすることで、元の状態に戻せます。

#### (6) 明るさの微調整

必要であれば再度、明るさの微調整を行います。

同様に Exp. Time（露出時間）での変更を推奨いたします。

#### (7) ライブビュー設定値の表示

Display Info の Enable に  を入れることで、

設定値と Title（タイトル）がライブビュー画面上に表示されます。

これは、撮影した画像にも反映されます。

タイトルのデフォルトは現在日時となっていますが、自由に変更することができます。

表示されている設定値とタイトルの書式を変更したい場合は、

Setting の Display Font の項（12 ページ）をご確認下さい。

#### (8) 画像のキャプチャー

カメラマークを押すことでキャプチャーを行うことができます。

保存したいファイルの場所を選択してください。

保存形式は、ファイルの種類から「tiff」か「jpeg」を選択できます。

保存を押すと、キャプチャーしたデータが保存されます。

## シャットダウン方法

(1) ソフトウェアのウインドウの右上「×」を押してソフトを閉じます。

(2) カメラの電源を OFF にします。

(3) **カメラとイルミネーターの電源が OFF になっていることを必ず確認します。**

(4) 本体の主電源を OFF にします。

(5) PC をシャットダウンします。

## 6.FastGene™ FAS-Digi PRO ソフトウェアの操作方法


FastGene™ FAS-Digi PRO は専用ソフトウェア（Nippon Genetics Camera Studio）にて操作を行います。

### 6.1.ログイン方法

本ソフトウェアは、権限のない人がシステムにアクセスできないように、パスワードで保護されています。ログイン画面で入力するパスワードは下記のとおりです。

パスワード：**NgE**

Remember にを入れると、次回から入力は不要になります。

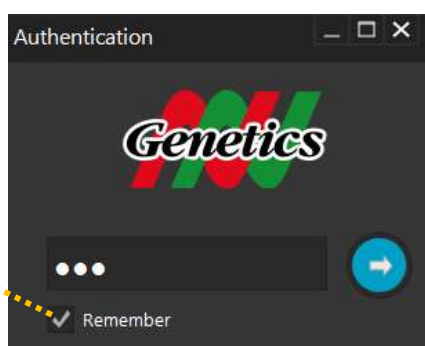


※パスワードの NgE は『g』のみ小文字になります。


## 6.2.メインメニューの操作方法

ソフトウェアにて、FAS-Digi PRO で画像を撮影するために必要なパラメータをすべて制御することができます。

⇒操作方法の概略については、本資料 13 ページをご覧ください。

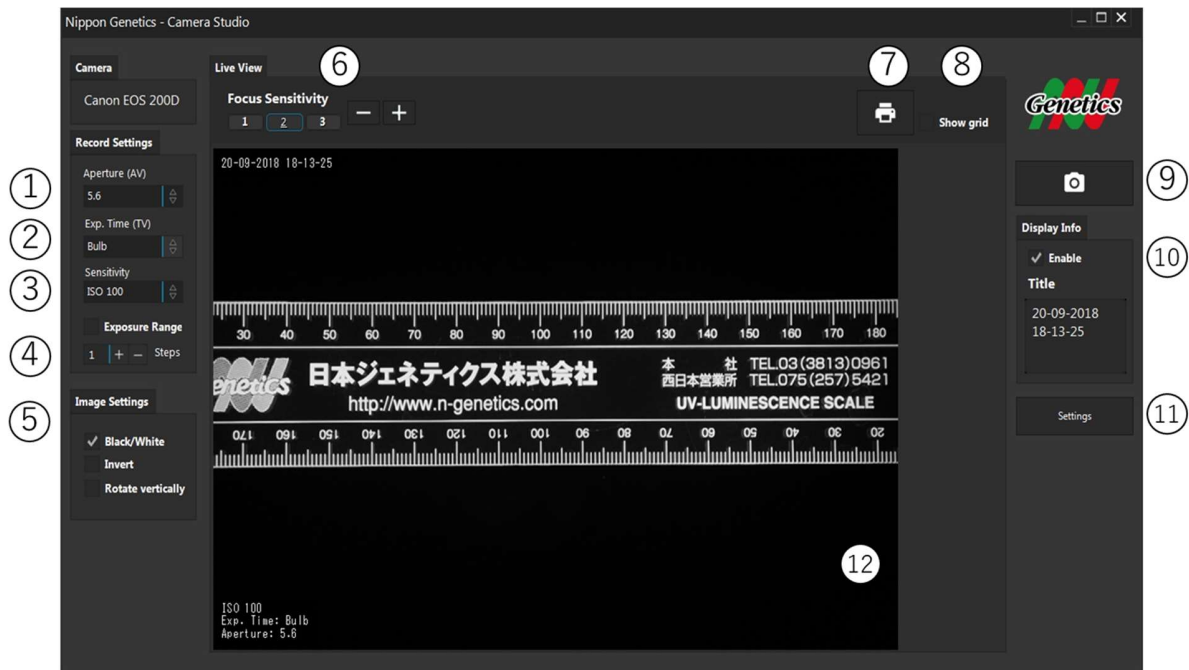

### ① Aperture (AV) : 絞り数値 の設定

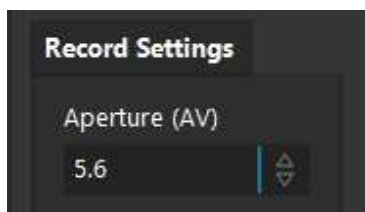


センサーへの光量を調整し、被写界深度の調節を行います。絞り値を上げると、被写界深度は深くなりピントの合う範囲が広がります。

一般的には、絞り数値 5.6～8 が最もシャープな画像が得られます。

数値はドロップダウンメニューで変更します。マウスホイール付きのマウスをご使用の方は、設定値の上でマウスホイールを使用しての変更も可能です。

## ② Exp.Time (TV) : シャッター速度 (露出時間) の設定

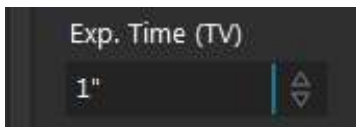

センサーの Exposure (Exp.) Time の単位は秒で表示されます。設定できる露出時間は最短が 1/4,000 (0.00025) 秒、最長が 30 秒です。

設定時間が長いほど、取り込む光量が増えるため、画像は明るくなります。数値はドロップダウンメニューで変更します。マウスホイール付きのマウスをご使用の方は、設定値の上でマウスホイールを使用しての変更も可能です。

## ③ Sensitivity : ISO 感度の設定




センサーの Sensitivity (ISO 感度) を調節します。最大値は ISO 25625 です。

設定値を高くすると (感度を高くすると)、バックグラウンドノイズは大きくなります。

このため通常は、低い値でのご使用を推奨いたします。

数値はドロップダウンメニューで変更します。マウスホイール付きのマウスをご使用の方は、設定値の上でマウスホイールを使用しての変更も可能です。

## ④ Exposure Range : 異なる明るさでの自動撮影

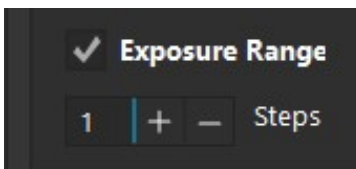

(例) Exp.Time を 1/20 に設定して  
2 Steps を選択した場合は、  
「1/10、1/20、1/30」の 3 枚が撮影されます。

Exposure Range	Exp.Time
5	1/5
4	1/6
3	1/8
2	1/10
1	1/13
基準	1/20
1	1/25
2	1/30
3	1/40
4	1/50
5	1/60

チェックボックスに  を入れて、キャプチャーボタンを押すと

Exp.Time をオートで変更して

3 枚の画像がキャプチャーされます。

(設定していた値と、より明るい画像と暗い画像の計 3 枚の画像がキャプチャーされます。)

キャプチャーされた 3 枚の画像から露光が最良の画像を選択し、「Choose (選択)」をクリックします。画像ファイルは JPEG 又は TIFF 形式で保存可能です。

(選択しなかった 2 枚は、保存されません。)


キャプチャー間の明るさの差は、-と+で調節します。

この数値が大きい程、キャプチャー間での Exp.Time の幅が大きくなります。1~5 段階まで選択できます。

幅については、左記の (例) をご確認ください



## ⑤ Image Settings : 画像の書式変更

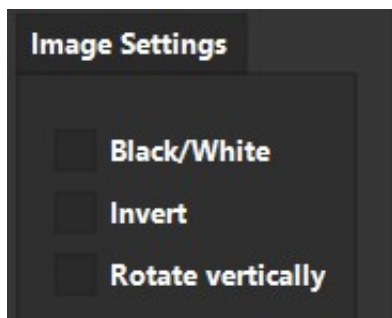

### Black/White (モノクロ)

カラー画像をモノクロ (黒白) に変更します。


### Invert (白黒反転)

モノクロの白と黒を反転させます。

### Rotate vertically (垂直回転)

画像を垂直に反転させます。

## ⑥ Focus Sensitivity : フォーカスの設定

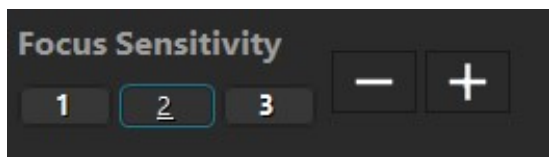

フォーカスを合わせるのに使用します。

『-』と『+』を押すことで、

フォーカスが調整できます。

あるいは、ライブビュー画面上で、マウスのホイールを動かすことで、フォーカスを変えることも可能です。

選択する数字でピントの調節幅が変わります。

顕微鏡の粗動ハンドル、微動ハンドルのようにご使用いただけます。

〔微動〕 1 < 2 < 3 〔粗動〕

使用例)

3 で大まかなピントを調節

→ 2 で調節

→ 1 で微調節をする

### 〈ピント合わせに関する注意事項〉


本機器は、カメラの Auto フォーカス機能にて、ピントを合わせる仕様には、なっておりません。

上記の方法にて、フォーカスを調整してご使用ください。

ソフトウェア上で一度フォーカス設定すれば、電源を落としても、リセットされません。そのため、ゲルの厚みが大きく違う限り、撮影毎に大きく設定を変更する必要はありません。



## ⑦ ライブビューの印刷

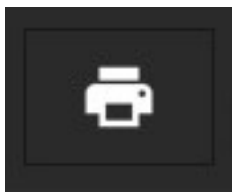


ライブビュー画像を直接印刷したい場合に使用します。

OSの機能で、プリンターメニューが表示されます。このメニューから使用するプリンターを選択してください。

注意；同時にキャプチャーは行われません。

デジタルデータが必要な場合は、キャプチャーボタンでの保存をお願いいたします。


## ⑧ Show grid：グリッド線の表示

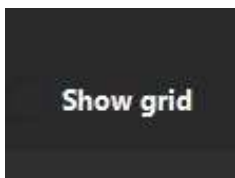

チェックボックスにを入れると、ライブビュー画面にグリッド線を表示します。ゲルの位置を調整するのに、ご使用ください。グリッド線を入れていても、キャプチャー画像には反映されません。


注：⑦ライブビューの印刷では、画像に反映されてしまいますので、印刷前にを外してください。

## ⑨ 画像のキャプチャー

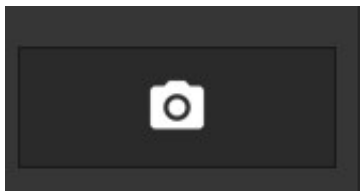

キャプチャーを行います。キャプチャーしたデータを保存する場合は、フォルダを選択して保存できます。


### デフォルトの保存先

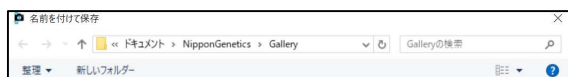

### デフォルトの保存先

PC上の「ドキュメント」>「NipponGenetics」>「Gallery」となっています。


### 保存形式

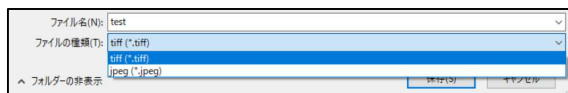

### 保存形式

ファイルの種類のドロップダウンから、「tiff」と「jpeg」を選択することができます。

## ⑩ Display Info：記録情報の表示

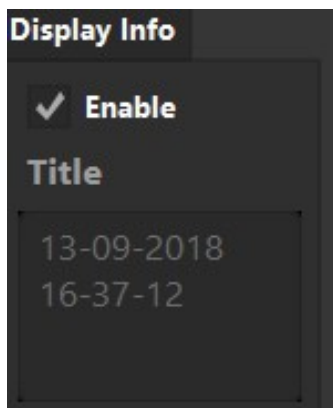

Display Info の Enable のチェックボックスに  を入れることで

ライブビュー画面上に ISO、Exp.Time、Aperture、Title (タイトル) が表示されます。

タイトル表示の標準設定は日時です。


タイトルを変更するには、Title のボックスにテキストを記入します。

表示されている情報は、キャプチャー画像・ライブビュー印刷にも反映されます。

書式の変更を行いたい場合は、

下記、⑪ Setting の『Display Font (撮影画面の文字の書式変更)』をご確認ください。

## ⑪ Setting：各種設定の変更等

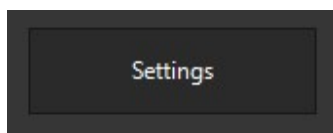

Setting から下記の変更を行えます

### Show help tooltips

チェックボックスに、 を入れると、

ツールチップ (補足情報) が


カーソルを合わせると表示されるようになります。

### Preview image after capture

チェックボックスに、 を入れると、

キャプチャーして保存した後、

保存した画像が表示されます。

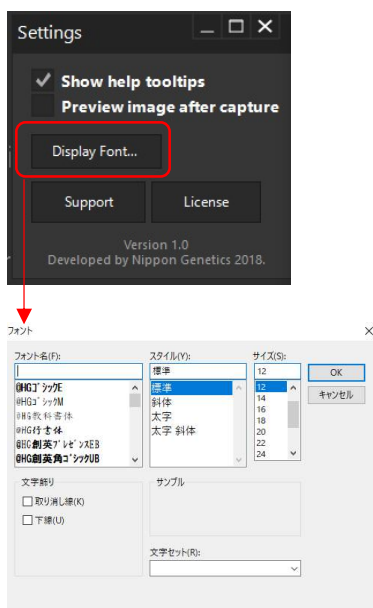


### Display Font (撮影画面の文字の書式変更)


撮影画像に表示される文字の書式を変更します。

※左記の図を参照

## タスクマネージャー

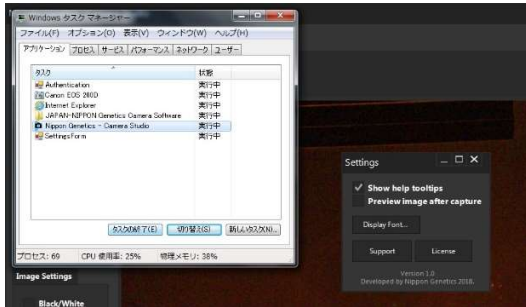

## エラーメッセージ

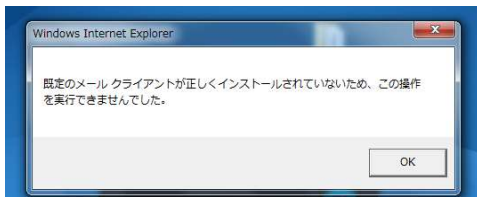

## Support

通常は使用いたしません。

日本ジェネティクス株式会社宛にメールを作成する時に使用できます。

ただし、PCにメールソフト（outlookで動作確認済み）が入っていない場合、

エラーメッセージがポップアップされ、本ソフトウェアの操作が行えなくなります。

その場合は、キーボードから

『Ctrl』+『Alt』+『Del』を同時に押して、

タスクマネージャーを起動していただき、

タスクの終了を押して、本ソフトウェアを強制終了してください。


その後、エラーメッセージを閉じてください。

再度、本ソフトウェアを起動することで、問題は解決されます。

## Licence

ライセンスが表示されます。

## ⑫ ライブビュー画面の拡大（ズーム）

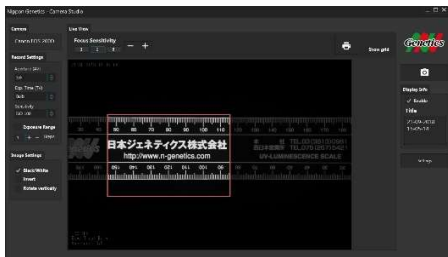

ライブビュー画像上で

ズームを行いたい範囲をドラッグしてください。

左図のように、ズームを行うことができます。

ライブビュー画面上で、クリックをすることで、ズームをしていない状態に戻すことができます。

ズームした状態でキャプチャーを行うと、

ズームした画像を保存することができます。

## 7. オレンジフィルターの使用方法

オレンジフィルターをダークボックスに取り付けることで、ゲル切り出しを行いやすくなります。




フィルター装着後の  
FAS-Digi PRO

ゲル切り出し作業

オレンジフィルターはマグネット式での取り付けになっており、下記の様に、取り付け/取り外しが、可能になっています。




オレンジフィルターを使用しないときは、ダークボックスの全面ドアに取り付けて、  
保管することができます

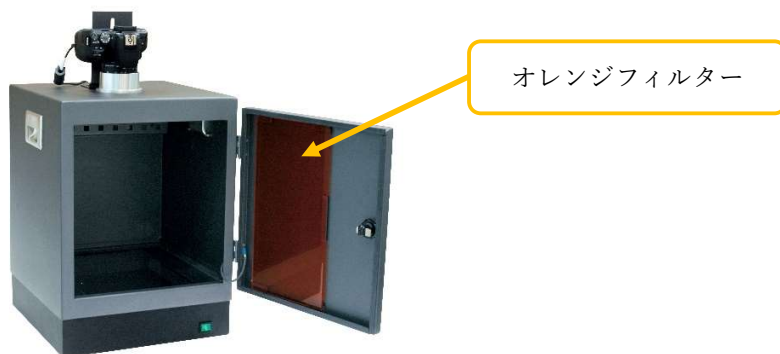

また 2019/12/XXX 以降のモデルでは、イルミネーターとダークボックスを繋ぐケーブルの長さが、  
1m に変更となりました。

これによりイルミネーターをつけたまま、ダークボックスを、取り外すことができるようになり、  
ダークボックス外でのゲルの切り出しを行うことも可能となっております。\*

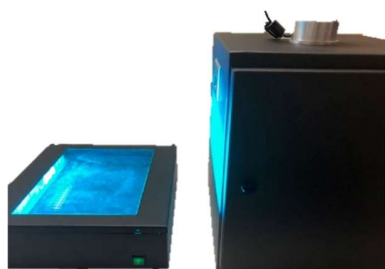

\* オレンジゴーグルをご着用ください。



## 8. Midori Green Amber Filter（レンズフィルター）の脱着


レンズフィルターは脱着が可能です。

レンズとレンズフィルターは、マグネットで装着しており、脱着が可能です。



## 9. オプション：白色 LED

レンズを取り外した、カメラと別売りの白色 LED（FG-07）を組み合わせることで、CBB 染色後のゲルの撮影等に、使用することが可能です。

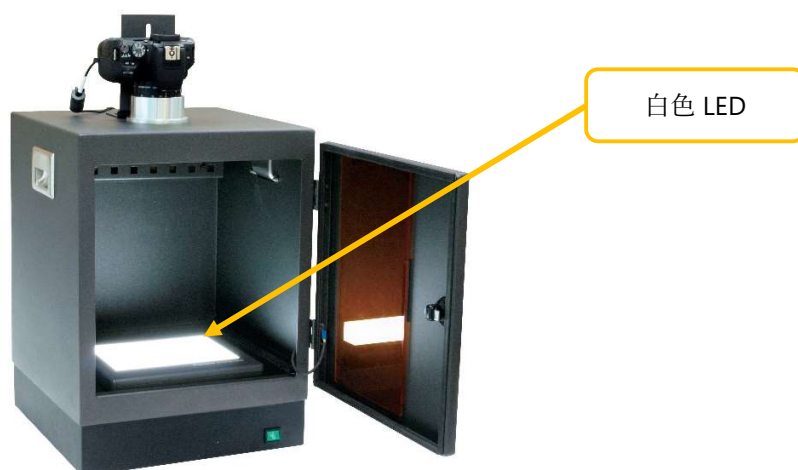



## 10.カメラの Wi-Fi 接続方法

下記の説明は、Canon EOS kiss X9 (欧州名：EOS 200D)の使用説明書を元に、本装置を使用する上で必要な部分を一部抜粋し、弊社で独自に作成させていただいたものです。ソフトウェアのバージョンアップ等に伴い、使用の変更等がある可能性があるため、ご使用の際には、必ず最新版の Canon EOS kiss X9(欧州名：EOS 200D)の使用説明書を確認ください。使用説明書の URL は下記です。

URL：<http://gdplp01.c-wss.com/gds/3/0300027463/01/eos-kissx9-wffim-ja.pdf>

### 10.1. Wi-Fi 接続の準備



	<p>(1) カメラの電源を OFF にして、カメラに SD カードを入れ、カメラに繋がっている USB ケーブルが PC と繋がっていない状態にします。(左図赤枠)</p> <p>SD カードが入っていない場合や PC と USB ケーブルが繋がっていると、Wi-Fi が使用できません</p>
	<p>(2) カメラの電源を ON にして、カメラの〈MENU〉ボタンを押します。(左図赤枠)</p>
	<p>(3) 「無線通信の設定」を選択します。</p>
	<p>(4) 「設定初期化」を選択します。</p>


	<p>(5) 「OK」を選択します。</p>
	<p>(2) カメラの〈(p)〉ボタンを押します。 (左図赤枠)</p>
	<p>(3) [Wi-Fi 設定]を選択します。</p> <p>※ すでに Wi-Fi 接続の準備がされている場合、下記の画面が表示されます。この場合、7.2.1.または7.2.2.へ進みます。</p> 
	<p>(4) [Wi-Fi]を選択します。</p>
	<p>(5) [使う]を選択し、〈SET〉ボタンを押すと、カメラにニックネームをつける画面に進みます。カメラのニックネームは変更する必要はありません。そのまま〈MENU〉ボタンを教えてニックネームを決定します。</p>

## 10.2.1.スマートフォンで Wi-Fi 接続をする場合

PC を使わずにスマートフォンでカメラをリモート操作し撮影・画像の保存をする方法。

(1) 7.1.の設定を行い、Wi-Fi 設定画面で【Wi-Fi】を【使う】に設定しておきます。

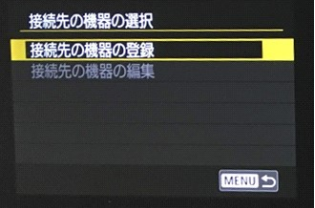	<p>(2) カメラの &lt;(Wi-Fi)&gt; ボタン(左図赤枠)を押します。</p>
	<p>(3) スマートフォンのマーク(左図赤枠)を選択します。</p>
	<p>(4) [接続先の機器の登録]を選択します。</p>
	<p>(5) [Android]または[iOS]を選択します。</p>
	<p>(6) 表示された QR コードをそれぞれのスマートフォンで読み込み、アプリをダウンロードして、カメラの &lt;SET&gt; ボタンを押します。</p>
	<p>(7) カメラの画面上にパスワードが表示されます。(左図赤枠) 注意： このパスワードは 7.2.1. (9)で使用します。</p>

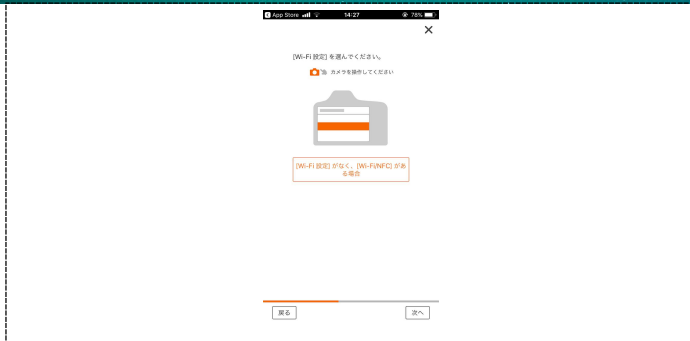

(8) スマートフォンのアプリを開き、アプリの説明に従って、設定を行います。




(9) 左図の画面まで進んだら、一度、アプリを終了し、スマートフォンのWi-Fi設定画面を開いて、カメラに表示されているパスワードを入力します。



(10) 再度アプリを立ち上げて、左図の画面を表示したら、カメラを操作します。




Android

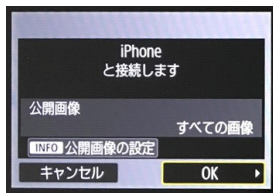

iOS

(12) 左図のように接続機器を設定し、〈OK〉を選択します。

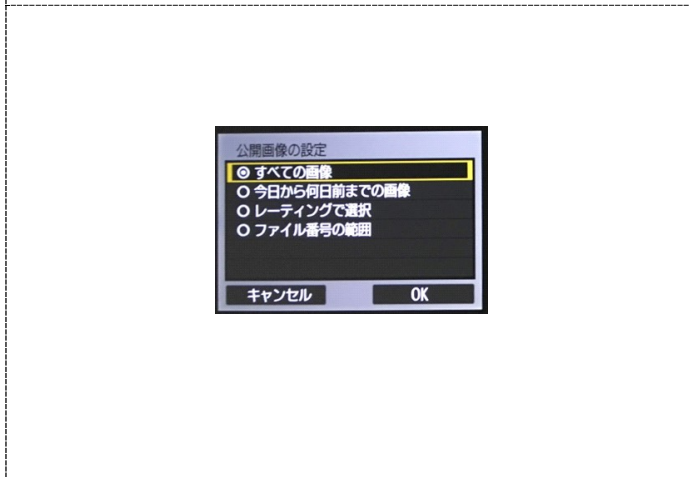

(11) 公開画像の設定を指定し、〈OK〉を選択します。



	<p>(12) スマートフォンのアプリを立ち上げて、[リモートライブビュー撮影] (左図赤枠)をタップします。</p>
	<p>(13) 画面を軽くタッチしてピントを合わせて、〈●〉 (左図赤枠)を押して写真を撮影します。</p>
	<p>(14) 画面の左上の〈&lt;&gt;〉を押して、前の画面に戻り、[カメラ内の画像一覧] (左図赤枠)をタップします。</p>
	<p>(15) 撮影した画像(左図赤枠)を選択します。</p>
	<p>(16) 〈↓〉 (左図赤枠)をタップすると、スマートフォンの写真アプリに画像が保存されます。</p> <p>注意： 本操作を行わないと、写真はスマートフォンの「写真アプリ」には保存されません。</p>

## 10.2.2 カメラとパソコンを直接 Wi-Fi 接続する場合


PC でカメラをリモート操作し撮影・画像の保存をする方法。

(1) 7.1.の設定を行い、Wi-Fi 設定画面で【Wi-Fi】を【使う】に設定しておきます。


	<p>(2) カメラの &lt;Wi-Fi&gt; ボタン(左図赤枠)を押します。</p>
	<p>(3) PC マーク(左図赤枠)を選択します。</p>
	<p>(4) [接続先の機器の登録]を選択します。</p>
	<p>(5) カメラの画面上にパスワードが表示されます。 注意： このパスワードは 7.2.2. (8)で使います。</p>
	<p>(6) PC に専用ソフト「EOS Utility」をダウンロードして、インストールを行います。 URL： <a href="https://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi?i_cd_pr_catg=105&amp;i_cd_pr=4649&amp;i_pr_search_word=&amp;i_fl_select_pr_catg=1">https://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi?i_cd_pr_catg=105&amp;i_cd_pr=4649&amp;i_pr_search_word=&amp;i_fl_select_pr_catg=1</a> 注意： 必ずご使用の PC と OS をご確認の上、ダウンロードしてください。</p>




	<p>(7) PC の Wi-Fi を設定します。PC 画面の右端の Wi-Fi 設定(左図①)をクリックし、左図②→③の順にクリックします。</p> <p>注意： 左図は Windows10 の場合です。パソコンの OS や設定によって表示画面は若干異なります。</p>
	<p>(8) 左図の赤枠の部分にカメラに表示されているパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。</p>
	<p>(9) カメラの表示を確認して、左図のような画面になっていることを確認したら「OK」を選択します。</p>
	<p>(10) 左図のような画面が表示されたことを確認します。</p>
	<p>(9) PC のソフトウェアを立ち上げて、「Wi-Fi/LAN 接続 ペアリング」(左図赤枠)をクリックします。</p>

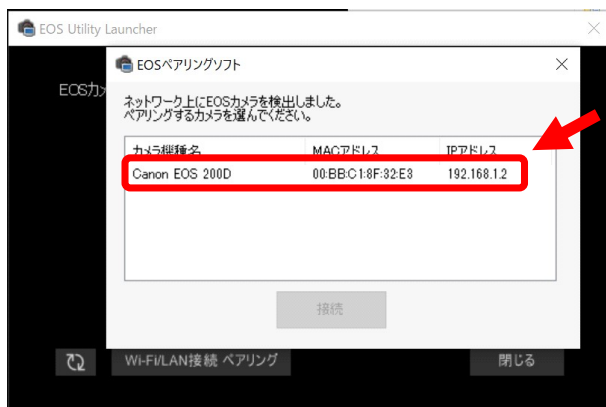

(10) 接続したいカメラ(左図赤枠)をクリックして選択します。

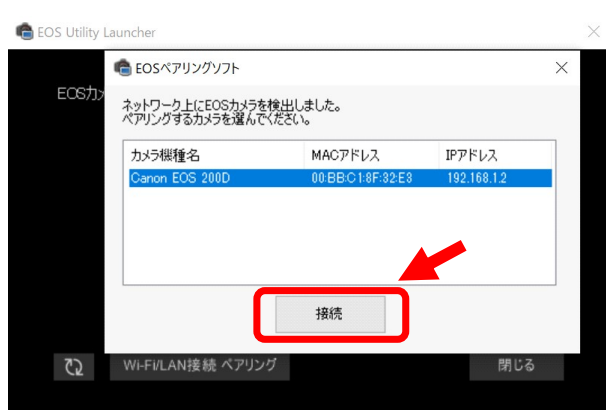

(10) 「接続」(左図赤枠)をクリックします。

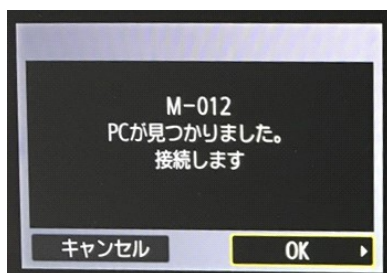


(11) カメラの画面を確認して、左図のような状態になっていることを確認後、「OK」を選択すると、PCとカメラが接続されます。




(12) PCの画面を確認し、ソフトウェアが左図のような状態になっていることを確認したら、「リモート撮影」(左図赤枠)を選択します。




(13) 左図のようなツールが立ち上がったことを確認したら、「ライブビュー撮影...」(左図赤枠)をクリックします。

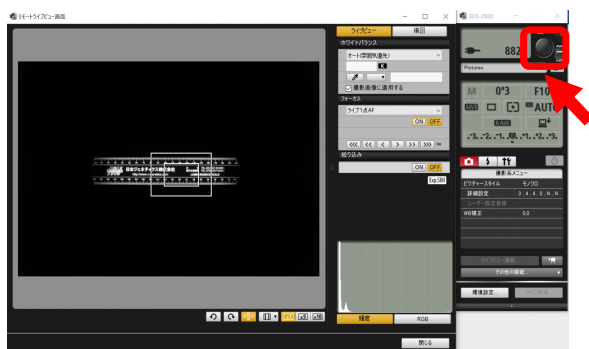

(14) ライブビューが確認出来たら、**〈●〉** ボタン(左図赤枠)上に PC のポインターを移動させます。  
(この操作により、カメラのオートフォーカスが作動します。)

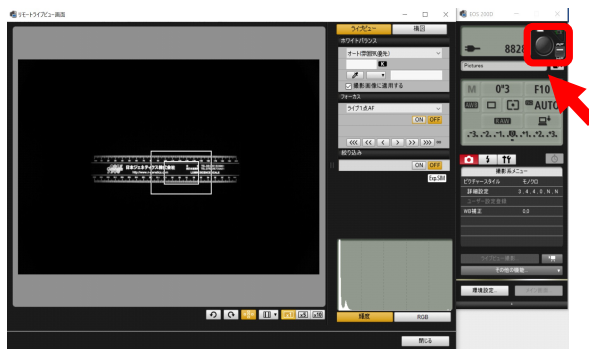

(15) ピントが合ったことを確認したら、**〈●〉** ボタン(左図赤枠)を押して、写真を撮影します。

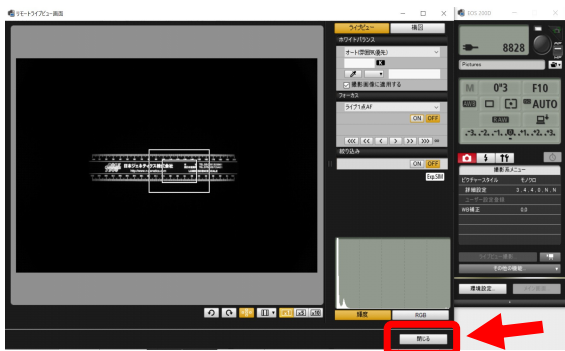

(16) 「閉じる」(左図赤枠)をクリックします。



(16) 「メイン画面...」(左図赤枠)をクリックします。




(17) 「画像をパソコンに取り込み」(左図赤枠)をクリックします。







(17) 「選んで取り込み」(左図赤枠)をクリックします。

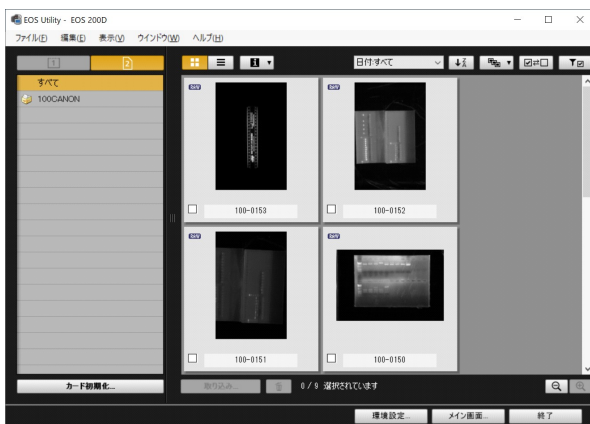

(18) 左図のような画面が表示されることを確認します。

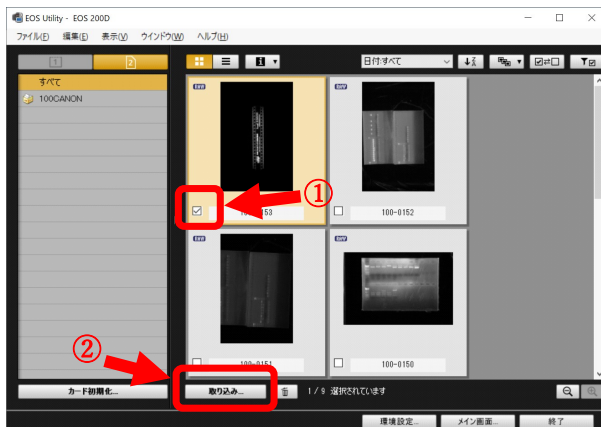

(19) PC に保存したい画像の□にチェックをいれて(左図①)、「取り込み」(左図②)をクリックします。

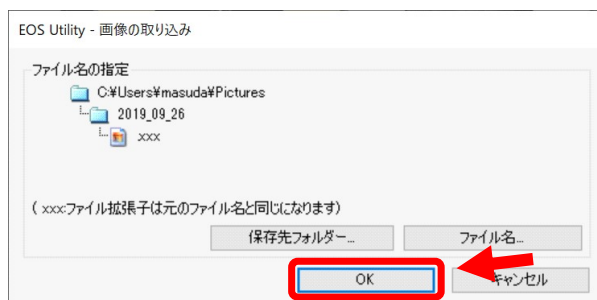

(20) 「保存先フォルダー」等を設定して、「OK」(左図赤枠)をクリックすると写真が PC に保存されます。

## 1 1.故障かな？と思ったときは

### ・ **Blue/Green XL** トランスイルミネーターの電源がつかなくなった。

イルミネーターには、セーフティ機能が搭載されており、30分以上の連続点灯にてLED イルミネーターが熱くなると、自動でイルミネーターの電源が切れます。

これは、断続的に点灯した場合でも同様で、LED イルミネーターが熱くなるとセーフティ機能が作動し、電源がつかなくなります。

セーフティ機能が作動した場合は、時間をおいていただき、LED イルミネーターが冷却されると、再度点灯が可能となります。

**注：セーフティ機能が働いている間は、点灯を行うことができません。**

### ・ **Setting** 画面の **Support** を押したところ、ソフトウェアの操作が行えなくなった。

Support を押すと、日本ジェネティクス株式会社宛のメールが自動で開きます。

しかし、PC にメールソフト（outlook で動作確認済み）が入っていない場合は、エラーメッセージがポップアップされ、ソフトウェアが操作不能となります。

その場合は、キーボードから『Ctrl』+『Alt』+『Del』を同時に押して、

タスクマネージャーを起動して、タスクの終了を押すことで

本ソフトウェアを強制終了してください。その後、エラーメッセージを閉じてください。

再度ソフトウェアを起動していただくと、問題は解決いたします。

### ・ **ソフトウェアを立ち上げて、放置したところライブビュー画面がフリーズした。**

ソフトウェアを立ち上げた状態で、カメラの設定を変更する操作（例；Aperture の変更など）を30分以上行わない場合、自動でカメラのディスプレイの電源が切れます。

これにより、ソフトウェア上のライブビューとの接続が切断されるため、ライブビューがフリーズします。

その場合は、カメラの電源を入れなおしていただく又は、


ソフトウェアを再起動していただくことで、問題が解決いたします。

これは、『カメラの仕様』となっています。（設定変更ができません。）

PC のメモリやカメラに負担をかける恐れもありますので、長時間撮影を行わない場合は、システムの電源を落とすようにしてください。



## ・ソフトウェアで下記の画面が表示された。

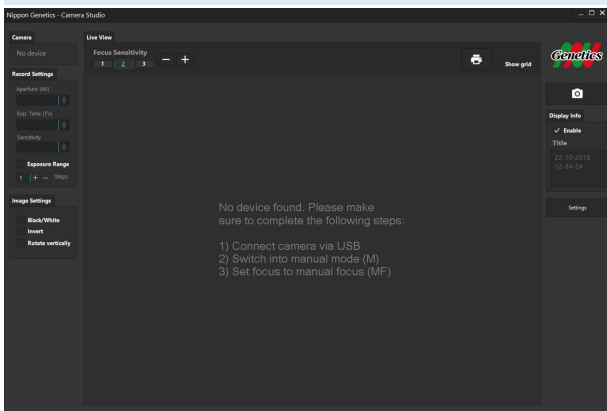

ソフトウェアがカメラにアクセスできない状態（アンコネクト）では、このような画面が表示されます。

具体的には下記のようなケースが考えられます。

- PC とカメラが USB で正しく接続されていない。
- カメラの電源が入っていない。もしくは、主電源が入っていない。
- カメラの設定が『オートパワーオフ機能が ON』であるため、カメラの電源が自動で OFF になっている。

接続状態、電源の状態にお間違いがないか確認を行ってください。

併せて、次の項もご確認ください。

## ・カメラの電源が入らなくなった。

下記の画像を参考に、バッテリーをセットしなおしてください。



↑バッテリーには向きがあります。

↑ケーブルを出す位置についてもご注意ください。  
本体の側面部の切込みは、外側に開きます。

バッテリーから延びるケーブルをケーブルチャンネルに差し込みます。  
バッテリー収納部のふたを完全に閉じます。

正しいケーブル  
の位置



ケーブルの位置が正しくないと、バッテリー収納部のフタは完全に閉まりません。  
バッテリー収納部のふたが完全に閉まっていない状態では、安全装置が働きカメラの電源が入らないのでご注意ください。

## 1 2. 付属アクセサリとオプション（別売り）

### ■ アクセサリ

- ・ USB メモリ（専用ソフトウェア入り）1 個
- ・ NE-GPG 目視用メガネ（オレンジゴーグル）1 個

### ■ オプション（別売り）

- ・ ゲルトレー : FAS-2530M
- ・ 白色 LED ライトプレート・置き型 : FG-07

## 1 3. 連絡先

### 日本ジェネティクス株式会社

〒112-0004

東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18F

電話 : 03-3813-0961

Fax : 03-3813-0962

メールアドレス : [info@genetics-n.co.jp](mailto:info@genetics-n.co.jp)