

FAS-Digi Compact


クイックガイド

取扱説明書



1. セットアップ方法

【完成図/各部位名称】

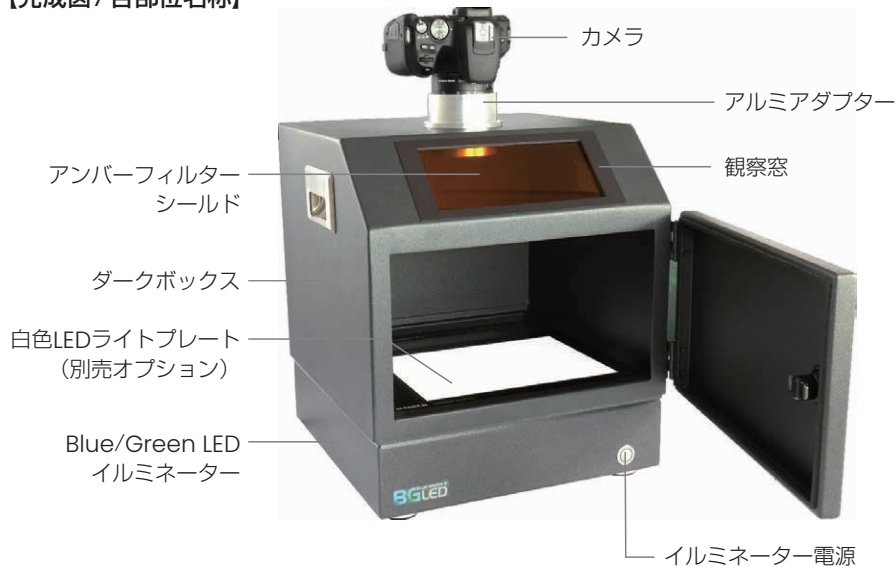

【カメラのセットアップ】
ダークボックス上部の穴にカメラの筒を差し込んでください。



完成図を参考に機器を組み立ててください。

- *白色LEDは別売オプションです。ダークボックス内への設置は必須ではありません。
- *カメラの向きは前後どちらでも構いません。作業しやすい向きでセットしてください。

2. カメラのバッテリー/SDカード

FAS-Digi Compactのカメラバッテリーは充電式ですので、使用前に必ず充電してください。充電機のランプカラーで充電ステータスを確認ください。

【充電器とバッテリー】



【充電中】



【フル充電】



バッテリーとSDカードのセット方法



画像で示している部分に、バッテリーとSDカードを入れます。挿入時の向きにご注意ください。

- *撮影後、SDカードでデータを移動させる際は、電源を切ってから取り出すようにしてください。

3. イルミネーターの使用方法

機器前面にあるスイッチをON/OFFすることで、Blue/Green LEDイルミネーターが点灯/消灯します。

また、ゲルを設置する際はガラス表面を保護するためにゲルトレイ上に置くことを推奨いたします。

* LEDは点灯し続けるとセーフティーモードが作動し、しばらく点灯が出来なくなります。一定時間経つと、再度の点灯が可能になります。




4. カメラの設定方法 / 撮影方法

操作手順の番号は、画像の番号(①～⑥)に対応しています。

- ① 電源をONにします。
- ② ダイヤルを回して『M』に合わせます。
- ③ カメラの液晶マニュアルは、下図③のボタンを押すことで、ライブビュー撮影と撮影パラメーターを切り替えることができます。



ライブビュー撮影モード

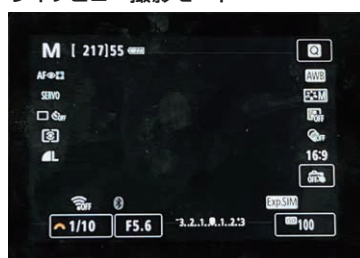

撮影パラメーター



- ④ 撮影パラメータ画面で、絞り値をF8.0、ISOを100に設定する。
絞り値、ISOは上記値で固定して、露光時間で明るさを調整するのが推奨方法です。
- ⑤ アルミアダプターを回して、画角を調整します。
- ⑥ シャッタースピードダイヤルを回して、露光時間を調整します。
- ⑦ シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。
- ⑧ シャッターボタンを押して撮影をします。


*撮影における、設定方法の詳細は、取扱説明書をご確認ください。



5. ゲル切り出しの方法 (観察窓)

FAS-Digi Compactの前面のロゴ部分は、マグネットシートになっており、取り外すことが可能です。

取り外すと、アンバーフィルターシールドがセットされているため、観察窓として使用することができます。セットしたゲルの確認やゲル切り出しの際にご使用ください。

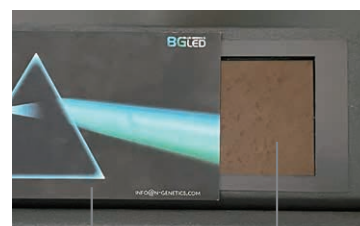

マグネットシート 観察窓
(アンバーフィルター)



日本ジェネティクス株式会社 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階

<https://n-genetics.com> info@genetics-n.co.jp TEL 03 (3813) 0961 FAX 03 (3813) 0962