




# Pippin Prep ソフトウェア・アップグレード手順

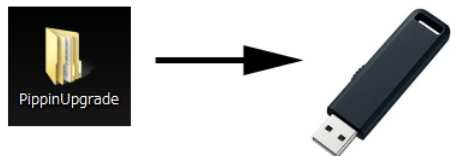


①アップデータのZIPファイルを解凍してできる PippinUpgradeフォルダを、USBメモリにコピーする (USBメモリにはアップデータのみ)

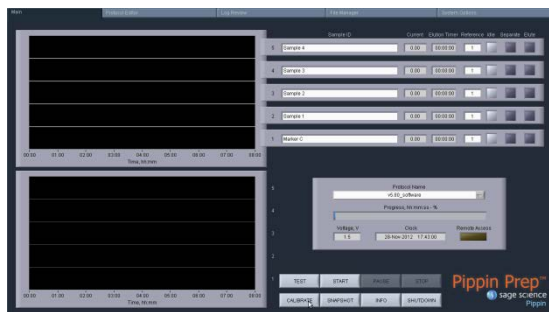


②Pippin Prep 前面のUSBポートに接続  
Main画面で「INFO」をクリック

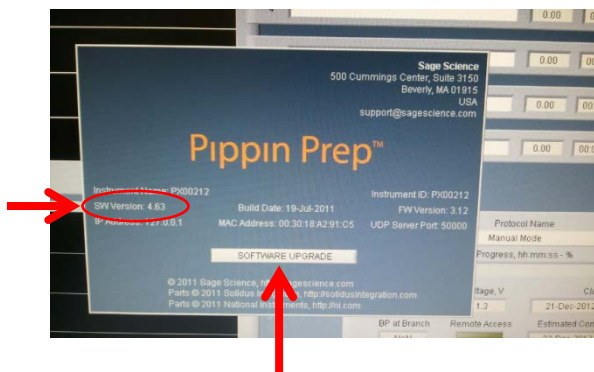

③INFOウィンドウでバージョンを確認し  
「SOFTWARE UPGRADE」をクリック

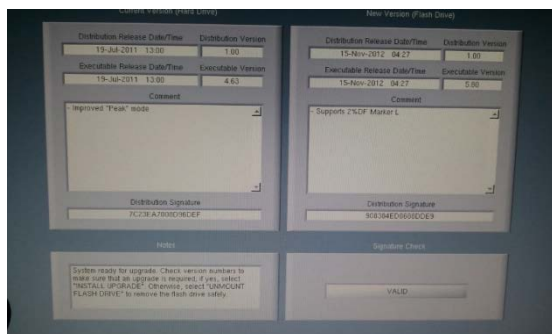


④メイン画面が消えて、アップグレード  
ウィンドウに切り替わる

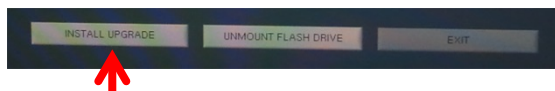


⑤画面下の「INSTALL UPGRADE」をクリック



⑥「UNMOUNT FLASH DRIVE」をクリック  
USBメモリを外す

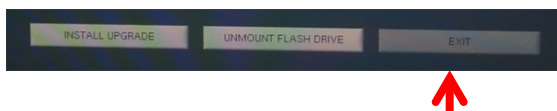


⑦「EXIT」をクリック

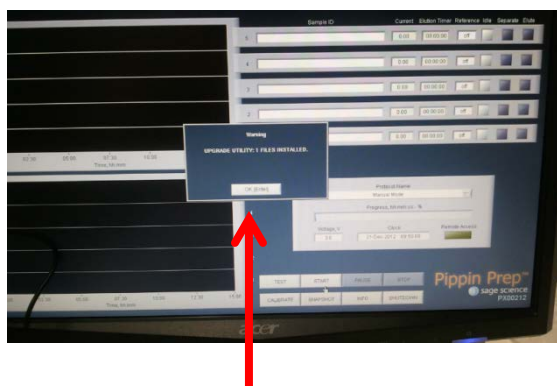

⑧Main画面に戻る  
WARNINGウィンドウでインストールされた  
ことが表示される

⑨INFOをクリックしバージョンを確認する

INFOウィンドウを閉じるには再度  
「SOFTWARE UPGRADE」をクリックし  
「CANCELLATION」をクリックすると  
メイン画面に戻る

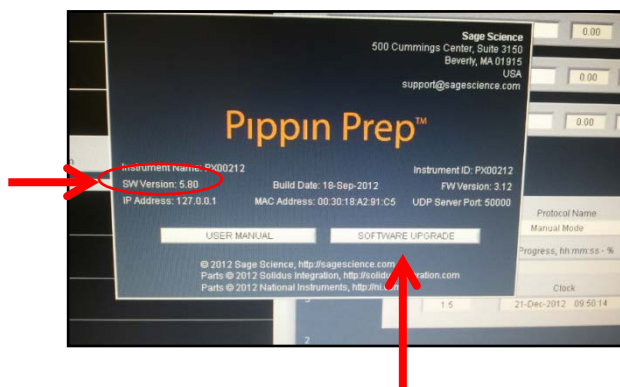

# ログデータ送付手順

1. USBメモリを準備
2. Pippin Prepを起動
3. 画面上部のタブで、FileManagerを選択
4. USBメモリをPippin Prep前面のUSBポートに接続
5. FileManager画面左欄にある「年-月」フォルダから該当する時期のフォルダをダブルクリックして開く
6. 該当するRunのファイル(通常4ファイル: textファイルx1、pngファイルx3ファイル)を全て選択(色反転)  
\* Pippin Prepの状態確認のためには、ログの4ファイル全てが必要です！
7. 画面右欄にUSBが認識されている状態で、画面下部のCopy to Flashをクリック
8. 画面右欄にファイルがコピーされたら、Unmount Flash DriveをクリックしUSBメモリをPippin Prepから取り外す
9. USBメモリからファイルをメールに添付して送信