

取扱い説明書

Nuclease Cleaner

ヌクレアーゼ クリーナー

RNase/DNase 除去剤

RNase 除去剤

容量：250ml

品質保証期限：未開封で6か月、開封後は3ヶ月を目安にしてください。(※要冷蔵)

■製品説明

本製品は非アルカリ、非腐食性、非発癌性の RNase 除去剤で、RNase を失活させる成分を含む安定性のある溶液である。RNase 除去剤は以下に示す除去操作を行うことにより、あらゆる表面から RNase を完全に失活させて、除去することが可能である。

■用途および操作

1. 実験台の RNase 除去

専用スプレー(別売)で RNase 除去剤を実験台表面に直接噴霧し、ペーパータオルで拭き取る。

2. 器具類の RNase 除去

ペーパータオルに十分量の RNase 除去剤を染み込ませ、器具の表面をよく拭く。続いて、滅菌水を染み込ませたペーパータオルでよく拭く。最後に新しいペーパータオルで拭き取る。

3. プラスチック、ガラス器具類の RNase 除去

十分量の RNase 除去剤を容器に注ぎ、攪拌することにより、内側表面全体に行きわたらせる。RNase 除去剤を廃棄した後、滅菌水にて2回攪拌しながら、洗浄して、その後に乾燥させる。

■保存

10℃以下の冷蔵。

■使用上の注意

手などに付いた場合はすぐ洗い流して下さい。使用時には手袋を着用することをお勧めします。目に入った場合は十分に洗った後に医師の診察を受けて下さい。万が一、誤飲しても問題はありますが、故意に飲まないで下さい。

* 注意

本製品は研究用試薬です。ヒト、動物への医療、臨床診断には使用しないように御注意下さい。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないで下さい。