

ChIP-seq サービス用サンプル提出ガイドライン（固定細胞）

連絡先: info@genetics-n.co.jp

Diagenode WEBサイト: <https://www.diagenode.com/categories/chip-seq-service>

1. サンプルの準備

- ・ 細胞固定の手順は非常に重要です。
お申込み内容に応じて最適なプロトコルをお送りいたしますので、
固定の際は、『Diagenode の細胞固定用プロトコル』をご使用ください。
- ・ 細胞ペレットの凍結後は、細胞が解凍されないようにしてください。
サンプルは、常に -80°C またはドライアイスで保管してください。

2. 発送手順

- ・ サンプルは、50 mL、15 mL、1.5 mL のいずれかのチューブに準備し、Sample ID Sheet の内容と相違が無いように注意してラベルを貼ってください。
- ・ 予期せぬ輸送の遅延に備えて十分なドライアイスを用意していただき、サンプルは必ずドライアイスに入れて送ってください。
- ・ 記入済みの Sample ID Sheet.xlsx と Biosafety form.doc ファイルを印刷して、サンプルと一緒に同梱してください。

■ サンプルの発送先

日本ジェネティクス株式会社 本社・営業部 宛
住所：〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階
電話番号：03（3813）0961

〈ご発送時の連絡について〉

ご発送の準備が整いましたら、荷受けの準備が必要となりますので、info@genetics-n.co.jp まで、以下の情報をお知らせください。

- 1) ご所属・ご氏名
- 2) 発送日
- 3) 追跡番号（運送会社）

■ ご発送時の注意点

- 1) 冷凍便（-20°C）にてお送りください。
- 2) 日本ジェネティクス株式会社の営業日は、土日祝日・年末年始を除く平日午前 9 時から午後 5 時までとなります。
*土日を含んだ発送は、リスクがあるためお控えください。
- 3) ご発行者様の元払いで上記営業時間内に日本ジェネティクス株式会社に到着するようお送りください。
- 4) 輸送時のトラブルに関しましては、日本ジェネティクス株式会社ではその責任を負いかねます。
- 5) 本確認事項を満たさないことで別途費用が発生した場合は、お客様に費用のご負担をお願いいたします。