



# Pippin Prep ソフトウェア・アップグレード手順


- ①アップデートのZIPファイルを解凍してできる PippinUpgrade フォルダを、USBメモリにコピーする (USBメモリにはアップデートのみ)

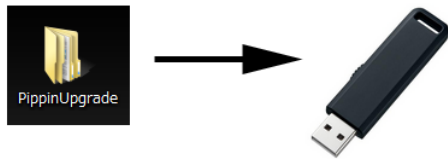


- ②Pippin Prep 前面のUSBポートに接続  
Main画面で「INFO」をクリック

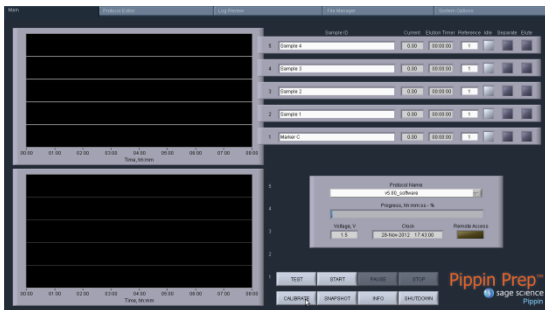


- ③INFOウィンドウでバージョンを確認し  
「SOFTWARE UPGRADE」をクリック

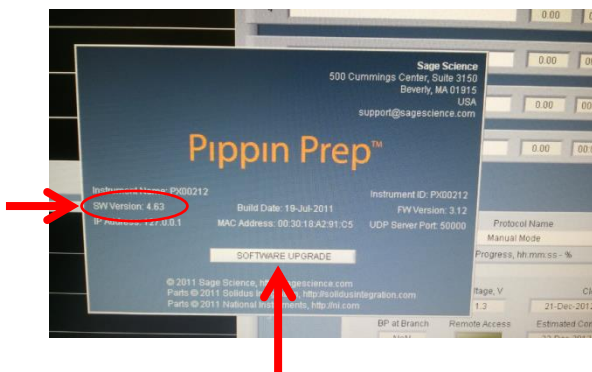


- ④メイン画面が消えて、アップグレード  
ウィンドウに切り替わる

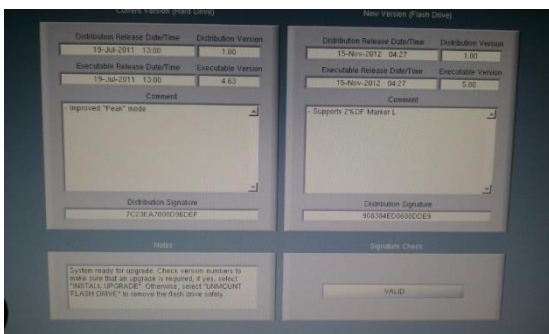


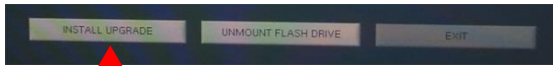


⑤画面下の「INSTALL UPGRADE」をクリック

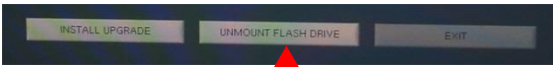


⑥「UNMOUNT FLASH DRIVE」をクリック  
USBメモリを外す

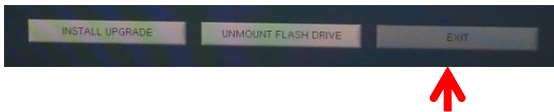

⑦「EXIT」をクリック

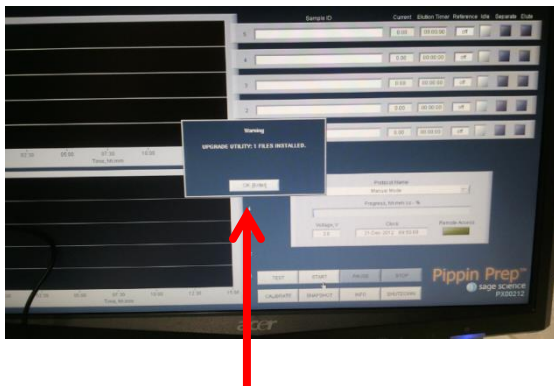

⑧Main画面に戻る  
WARNINGウィンドウでインストールされた  
ことが表示される

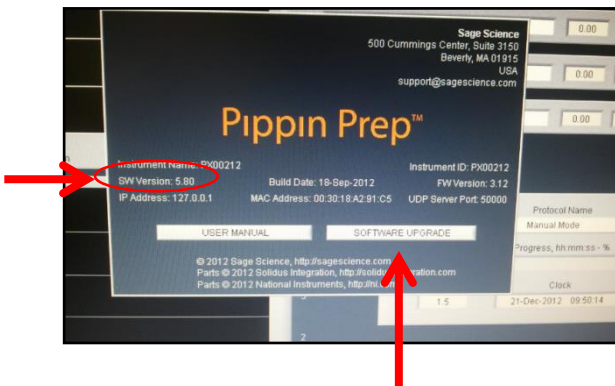

⑨INFOをクリックしバージョンを確認する

INFOウィンドウを閉じるには再度  
「SOFTWARE UPGRADE」をクリックし  
「CANCELLATION」をクリックすると  
メイン画面に戻る