

# 小型遠心機

## NE-NG002B

### 取扱説明書

#### 商品内容

・ 本体	×	1 台
・ 電源コード	×	1 本
・ 0.5/0.65 ml アダプター	×	6 個
・ 0.2 ml アダプター	×	6 個
・ ストリップ・チューブローター	×	1 個
・ スライドローター	×	1 個
・ 六角レンチ	×	1 本

#### 保証

この遠心機は徹底した検査と品質管理を経ております。万が一、製造上の不備があった場合でも、遠心機本体とローターに対しては1年間保証が適用されます。

ただし、誤使用、基準外スペアパーツもしくはアクセサリーの使用、本体またはローターの不正な改造を行なった場合、保証は適用されません。

遠心機が下記の条件下にある場合、保証は適用されません。



**注意** ・ 正しく設置されていない。



**警告** ・ 部分的に分解されている。



**危険** ・ 揮発性の気体中に置かれている。



**危険**：この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



**警告**：この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



**注意：**この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

### ローターの交換

#### ローターの取り付けと取り外し

付属のレンチを使い、ローターの六角ネジを反時計回りに回し、ローターを取り外してください。

新たなローターをモーターシャフトに差し込みます。この際、モーターシャフトと差込口が真っ直ぐになっていることを確認してください。

レンチで六角ネジを時計回りに回し、ローターを固定してください。その際、片方の手でローターを保持し、もう片方の手でレンチを回してください。

注意：使用の都度、レンチを使ってローターのネジをしっかりと締めてください。

### 製品仕様

- ・スピード           6000 rpm (+20%)
- ・重力                2000 Xg
- 1.5~2.2ml チューブ 6 本使用時
- ・最大容量           2 ストリップ (200ul チューブ×8 本)
- ・使用電力           100~240V, 0.5A, 50/60 Hz
- ・寸法                175 mm×148 mm×118 mm (W×D×H)

日本ジェネティクス株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14

後楽森ビル 18F

TEL: 03-3813-0961

[www.n-genetics.com](http://www.n-genetics.com)

e-mail: [info@genetics-n.co.jp](mailto:info@genetics-n.co.jp)