

**お客様各位**

日本ジェネティクス株式会社

<http://www.n-genetics.com/>

【本 社】東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階  
〒112-0004 TEL : 03-3813-0961 FAX : 03-3813-0962

**ゲル撮影装置 FAS-Digi シリーズ イルミネーター仕様変更のご案内**

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。  
この度、下記製品に仕様変更がございますのでご案内申し上げます。  
製品をご愛顧いただいているお客様には大変恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■対象品



型番 : GP-07LED, GP-07LED/PC, GP-07LED/TAB, GP-08LED

商品名 : FAS-Digi PRO/Compact

■仕様変更の内容

LED イルミネーター正面スイッチの変更

LED イルミネーターにはある一定の温度に達すると自動的に消灯するセーフティ機能が搭載されており、これまではその状態を示すステータスランプが電源スイッチの隣に設置されていました。新しい電源スイッチはそれ自体が光る LED タイプとなり、ステータスを示すことができるようになりました。

変更前	変更後
	
<p>冷却時間中 : 電源スイッチの隣にある青いステータスランプが点灯</p> <p>冷却完了後 : LED イルミネーターは自動で再点灯します。消灯と再点灯が 5 回繰り返されると LED イルミネーターは電源がオフになります。この間、青いステータスランプは点滅状態となります。</p>	<p>冷却時間中 : LED 電源スイッチ自体が点滅</p> <p>冷却完了後 : 電源スイッチの点滅が止まります。LED イルミネーターは自動では再点灯しませんので、電源ボタンを再度押すことで LED イルミネーターの電源をオンにすることができます。</p>

※これまで電源スイッチが熱くなることがありましたが、この仕様変更によりその症状は改善しております。

■切替予定時期

2022年8月頃

以上

ご不明な点がございましたら、お手数とは存じますが弊社までお問合せください。