



# Blue Pippin ソフトウェア・アップグレード手順




①アップデートのZIPファイルを解凍してできる PippinUpgradeフォルダを、USBメモリにコピーする (USBメモリにはアップデートのみ)

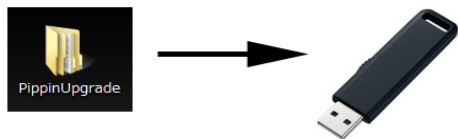


②Blue Pippin前面のUSBポートに接続

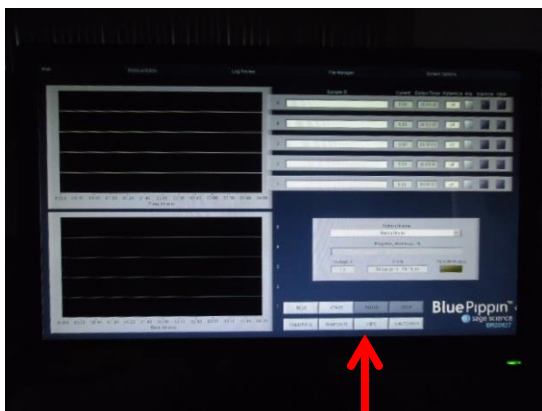


③Main画面で「INFO」をクリック

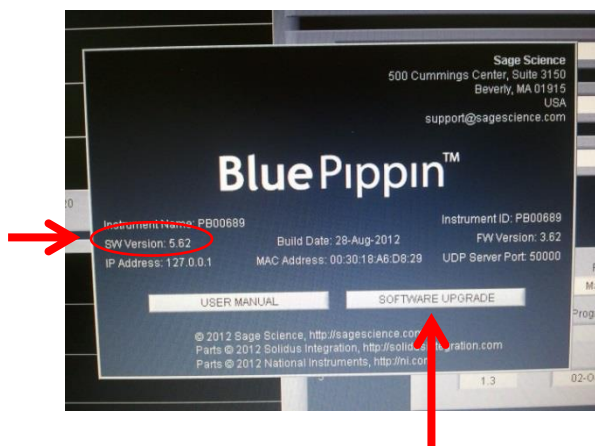


④INFOウィンドウでバージョンを確認し「SOFTWARE UPGRADE」をクリック

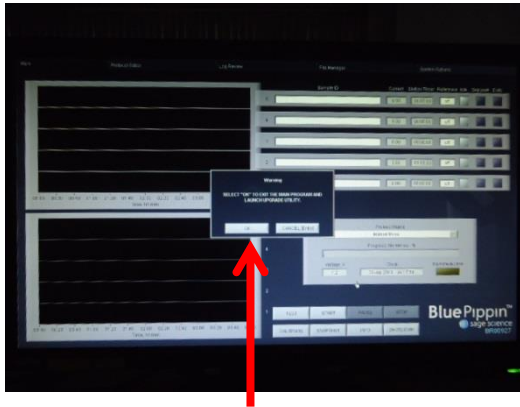

⑤「OK」をクリック

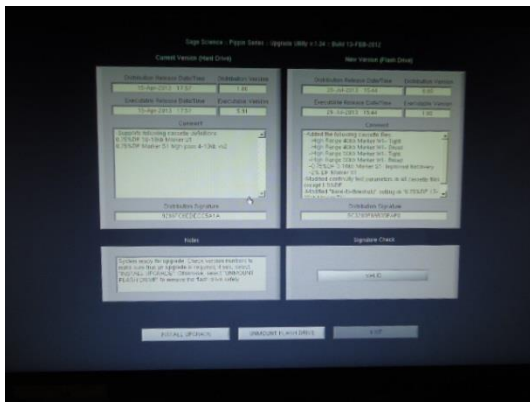


⑥メイン画面が消えて、アップグレードウィンドウに切り替わる

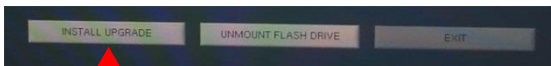


⑦画面下の「INSTALL UPGRADE」をクリック




⑧「UNMOUNT FLASH DRIVE」をクリック  
USBメモリを外す

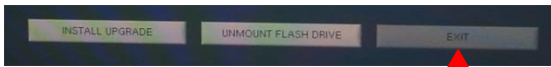


⑨「EXIT」をクリック

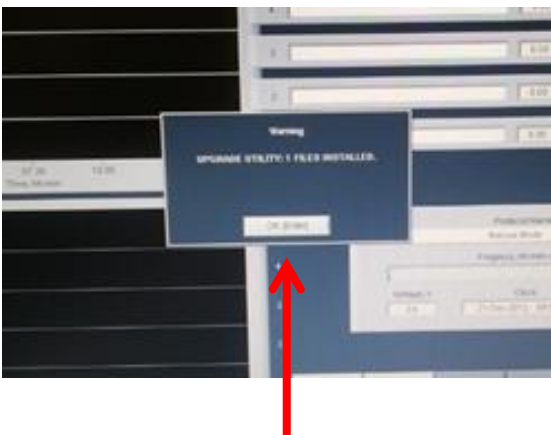


⑩Main画面に戻る  
WARNINGウィンドウでインストールされたことが表示される  
「OK」をクリック

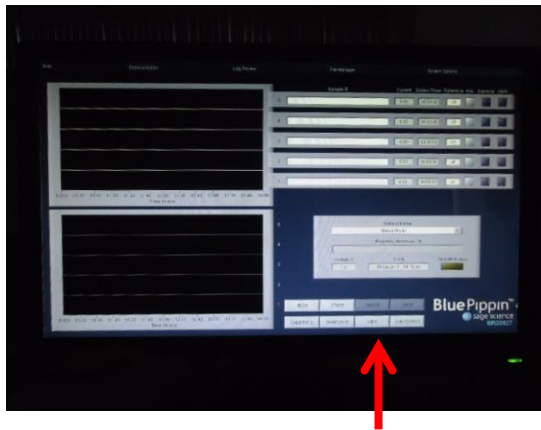

⑪「INFO」をクリック

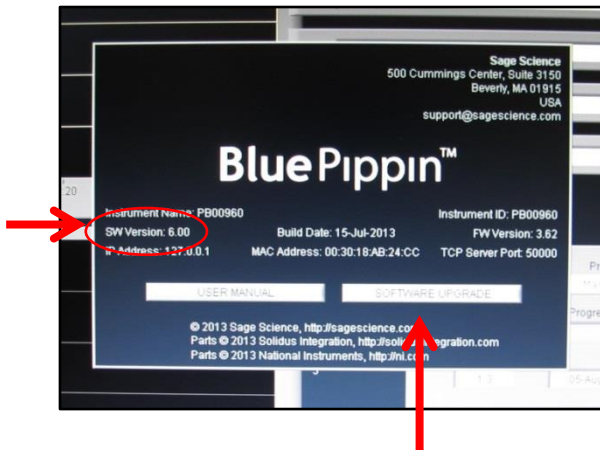

⑫バージョンが更新されているか確認する  
INFOウィンドウを閉じるには再度  
「SOFTWARE UPGRADE」をクリック

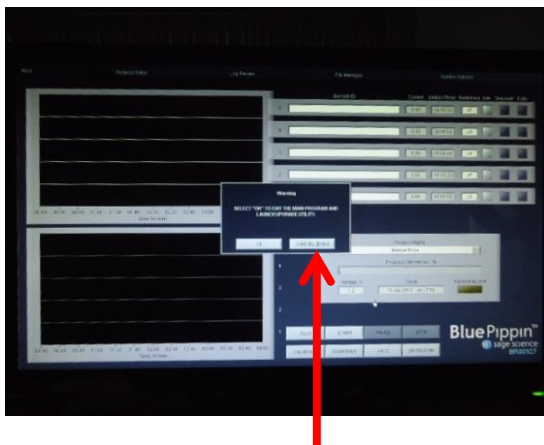

⑬アップグレードウィンドウが表示されたら  
「CANCELLATION」をクリックするとメイン画  
面に戻る